

가온 현미경 사용 설명서

Micro Scope





TEL : 031 - 636 - 8931~2

주소 : 경기 이천시 부발읍 경충대로 1851번길 10

가온판 일체형 현미경

① 제품 이미지 및 구조

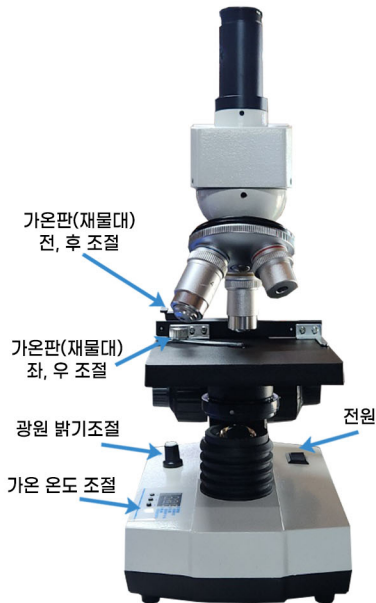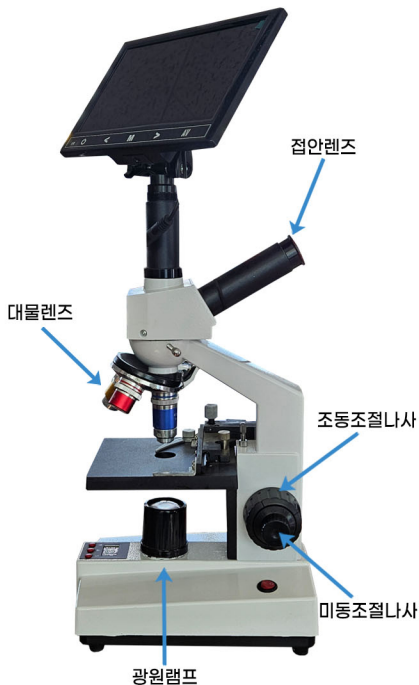

② 사용 방법

- 1) 케이스에 포함된 전원장치를 본체의 전원과 모니터의 전원연결부에 각각 연결한다.
- 2) 온도 표시부의 온도가 38℃로 올라가면 대상물을 가온재물대에 올린다.
(슬라이드 글라스 및 커버글라스) 필히 사용
- 3) 가온판은 S, +, - 버튼 중 “S” 버튼을 누르면 작동한다. (초기 설정온도 38℃)
- 4) 설정온도 변경방법 : S 버튼 2~3초가량 누른 상태에서 깜빡일때 조정
- 5) 대물렌즈의 렌즈를 저배율 렌즈로 돌려서 조동 및 미동 조절나사로 초점을 맞춘다.

③ 조립 방법



1) 현미경과 모니터의 보호
덮게 제거 후 장착




2) 동봉된 “Y” 컨넥터를 어댑터 출력선
에 연결한다



모니터 연결

본체 연결

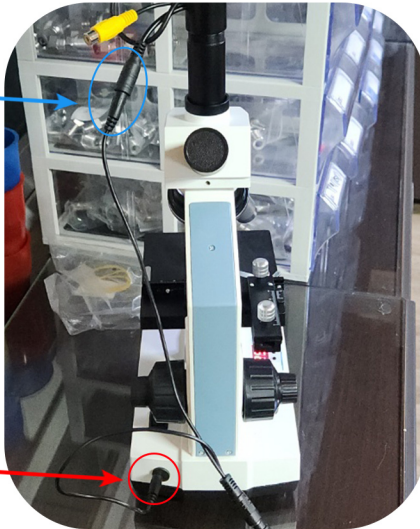

3) 현미경과 모니터에 전원을 연결한다.

④ 주의 사항

- 1) 현미경 사용하기 전 사용 설명서 참조
- 2) 현미경은 정밀한 기기이므로 현미경을 분해해서는 안 되며 현미경에 영향을 끼치는 압력이나 충격을 주어서는 안됩니다.
- 3) 현미경은 진동이 없고, 경사가 없는 곳에 설치, 또한 습도와 암모니아가 높은 장소에는 설치하여서는 안됩니다.
- 4) 정격전압을 확인 후 전원을 연결한다.

⑤ 사용 후 보관 방법

- 1) 렌즈의 표면은 공기로불어내거나 부드러운 천으로 닦아냅니다.
- 2) 렌즈에 압력이 가해지면 코팅이 벗겨질수도 있으니 주의 바랍니다.
- 3) 렌즈에 지문이나 먼지 등 이물질이 많이 묻어 있는 경우 알코올을 조금 묻힌 부드러운 천으로 닦습니다.
- 4) 사용 후 현미경 보호를 위해 항상 커버 및 비닐로 덮어 놓습니다.
(장기간 미사용 시 케이스 보관)
- 5) 통풍이 잘되고 건조한 곳에 보관하여 주십시오

